





Institut: Mineralogie und Petrographie Innrain 52 e+f	Betriebsanweisung	52E-U141c
---	--------------------------	-----------






ARBEITSMITTEL

BACKENBRECHER

GEFAHREN

 	<ul style="list-style-type: none"> • Gefahr von Körper- bzw. Augenverletzungen durch wegfliegende Teile, zB. Gesteinsbruchstücke! • Gefahr von Gehörschäden! • Gefahr durch starke Staubentwicklung! • Gefahr durch ungewolltes Erfasstwerden (Einzug)! • Gefahr durch elektrischen Strom! 	 
--	---	--

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



 	<p>Erforderliche PSA tragen: Augenschutz, Gehörschutz, falls erforderlich Atemschutz.</p> <p>Arbeitsmittel nur laut Anweisung des zuständigen Laborleiters verwenden.</p> <p>Werkzeug nur bestimmungsgerecht verwenden.</p> <p>Absaugvorrichtung vor Beginn des Brech-und Mahlvorganges über der Einfüllöffnung der Geräte platzieren!</p> <p>Während des Brech-und Mahlvorganges nicht in die Einfüllöffnung der Geräte schauen!</p> <p>Nicht in das laufende Gerät fassen.</p> <p>Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren.</p> <p>Bevor das Gerät und der Raum abschließend gereinigt werden, Backenbrecher vom Stromnetz trennen und zwar durch Stecker ziehen! Ein bloßes Ausschalten genügt auf keinen Fall!!</p> <p>Eng anliegende Kleidung tragen.</p> <p>Offene, lange Haare nach hinten binden!</p> <p>Ringe, Ketten, Armbanduhren vor Arbeitsbeginn ablegen.</p> <p>Keine Schutzhandschuhe bei Arbeiten mit dem Backenbrecher tragen!</p>	  
--	---	---

VERHALTEN IM STÖR-UND/ODER GEFAHRFALL

	<p>Bei Festsetzen des Brechgutes die Maschine unverzüglich abschalten!</p> <p>Bei Störungen umgehend den Laborverantwortlichen kontaktieren!</p> <p>Störungen nur im Stillstand beseitigen und vom Stromnetz trennen!</p>	
--	---	--

Institut: Mineralogie und Petrographie Innrain 52 e+f	Betriebsanweisung	52E-U141c
---	--------------------------	-----------

ERSTE HILFE MASSNAHMEN

	<p>Kleinere Verletzungen erstversorgen. Bei größeren Verletzungen Arzt kontaktieren (144)</p>	
---	---	---

SACHGERECHTE INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

	<p>Backenbrecher und den Fußboden nach Arbeitsende immer laut Anweisung reinigen. Instandhaltungsarbeiten oder Reparaturen werden ausschließlich vom Labor-Werkstattleiter oder sonstigen geschulten Personen durchgeführt.</p>
--	---